

# 顯微鏡

## LV150N

### 簡易操作說明書



#### 台灣中澤股份有限公司 總公司

*Taiwan Nakazawa Co.,Ltd*

電話：886-2-8227-2299

傳真：886-2-8227-2288

地址：23553 新北市中和區連城路 258 號 7 樓之 8

<http://www.tn-testing.com.tw>

mail：[sales1@tn-testing.com.tw](mailto:sales1@tn-testing.com.tw)

#### 台中分公司

電話：886-4-2702-7057


傳真：886-4-2702-7219

#### 台南分公司

電話：886-6-288-1366

傳真：886-6-269-4272


1.金相顯微鏡 LV150N 正面圖

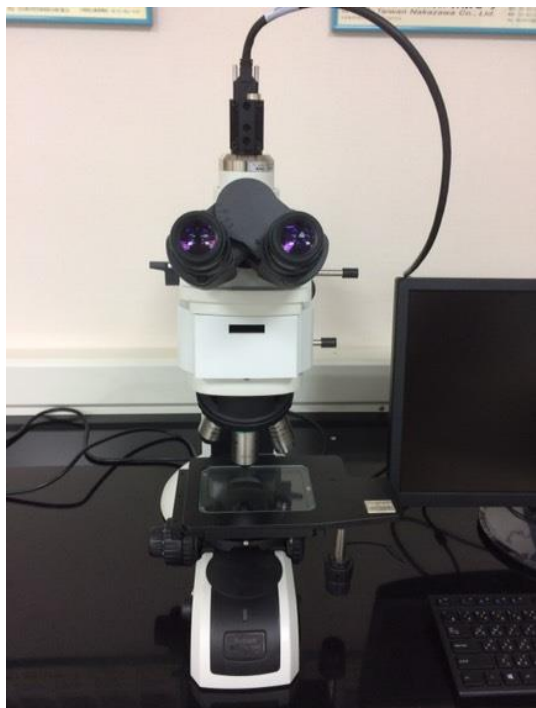

2.紅圈處為電源插頭及主開關



3.紅圈處為光源及 Z 軸粗細調旋鈕

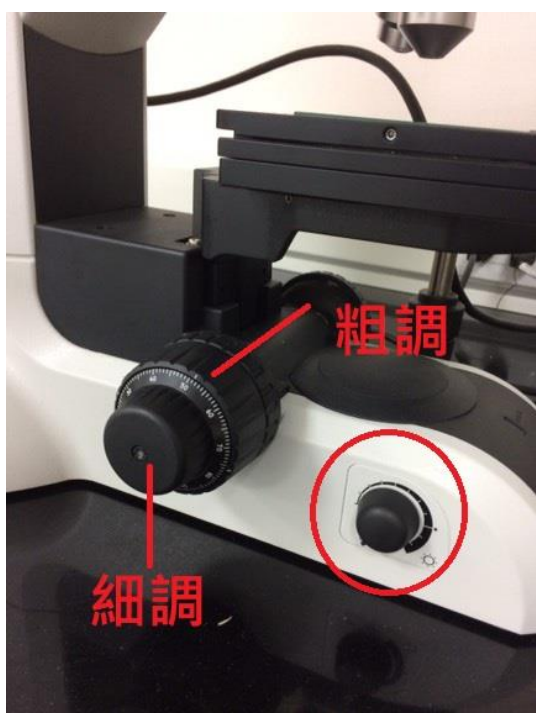


4.光源未開啟亮橘燈



5.光源開啟亮綠燈(可視需求調整亮度)



6.X 軸 Y 軸位移及 Z 軸細調

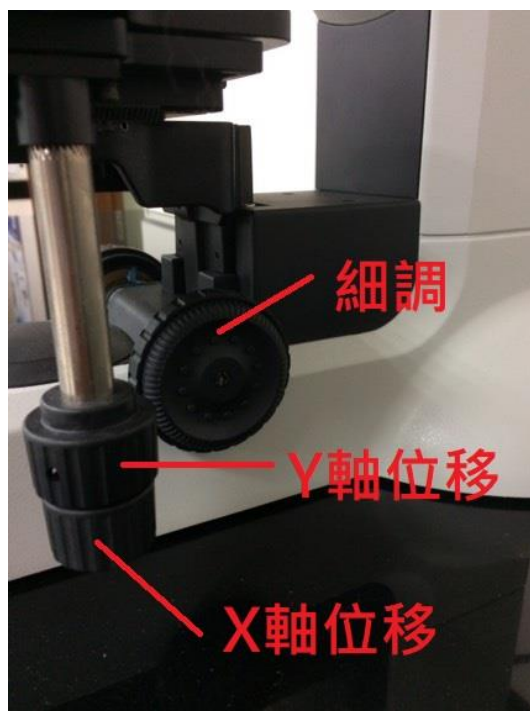

7.可調整進光亮(光圈位置不調整)



8.連接電腦影像需拉出橫桿



9.NCB11 為濾光片,ND4 為減光片



10.拆開外殼,將紅圈處扳開,即可更換燈泡

